


## 数字滴定器使用方法：

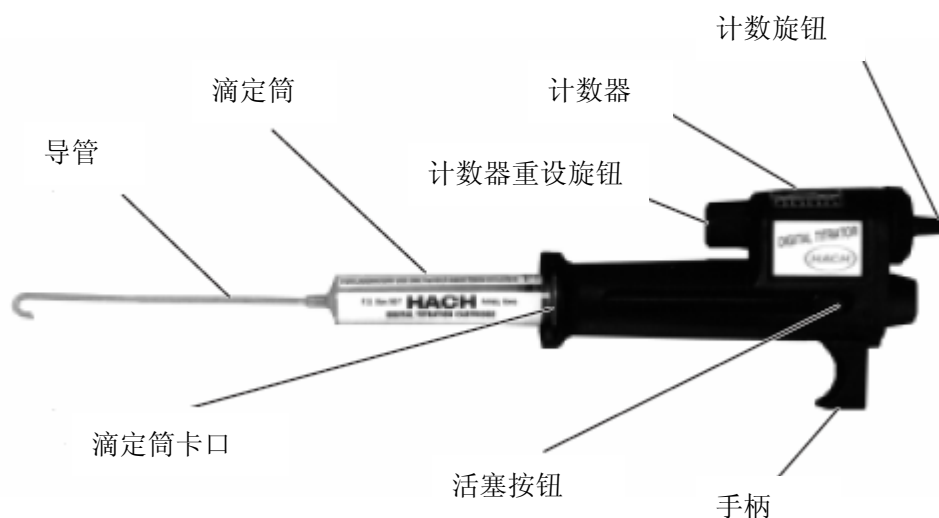


### 使用方法：

- 1、依据所要测试的参数和浓度，选择合适的滴定筒；
- 2、将滴定筒的凸出边缘滑入滴定筒卡口，并作轻微转动，使滴定筒卡在卡口中；如下图：



- 3、移开滴定筒的盖子，将清洁的导管装入滴定筒的尾端，插紧即可，不要将导管装得太深，不要超过颈部，如下图：

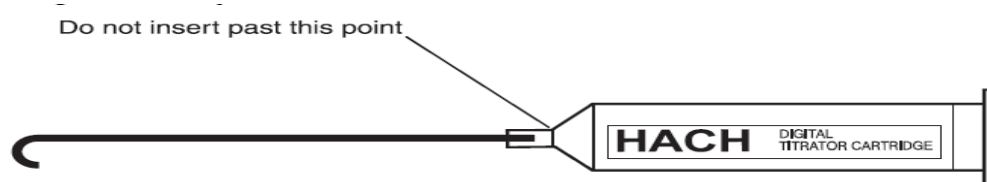

- 4、向下用力推动活塞按钮将导管中的空气排出，使导管中充满滴定筒的试剂，并将计数器归零。实验室固定使用可以用夹子固定，并使用 90 度的导管，如下图：



5、野外使用，请参照下图：



- 6、根据样品范围，用量筒或移液管量取一定体积的样品，并移到 125ml 的锥形瓶中；（参考各参数的测试程序）
- 7、加入试剂，混合摇匀；（参考各参数的测试程序）
- 8、将导管浸没于溶液中，一边摇晃，一边通过计数旋钮滴加试剂，通过颜色的变化判断终点。
- 9、记录计数器上的数字，依据方程计算样品浓度：数字×每个数字代表的浓度=     mg/l；
- 10、    测试完毕后，将活塞按钮往上手柄的方向推动，让活塞不再挤压滴定筒；
- 11、    取出滴定筒和导管，盖上盖子，清洗导管。